


小型無線ハイブリッドセンサ WAA-006 受信データを 「SyncPlay」のデータとして使用する方法について

1. 「AccelViewerHybrid」使用時の注意

「小型無線ハイブリッドセンサ」専用のビューワソフトウェア「AccelViewerHybrid」の、ポートバッテリー設定画面より、“SyncPlay 互換フォーマット出力”にチェックを入れてデータを保存してください。

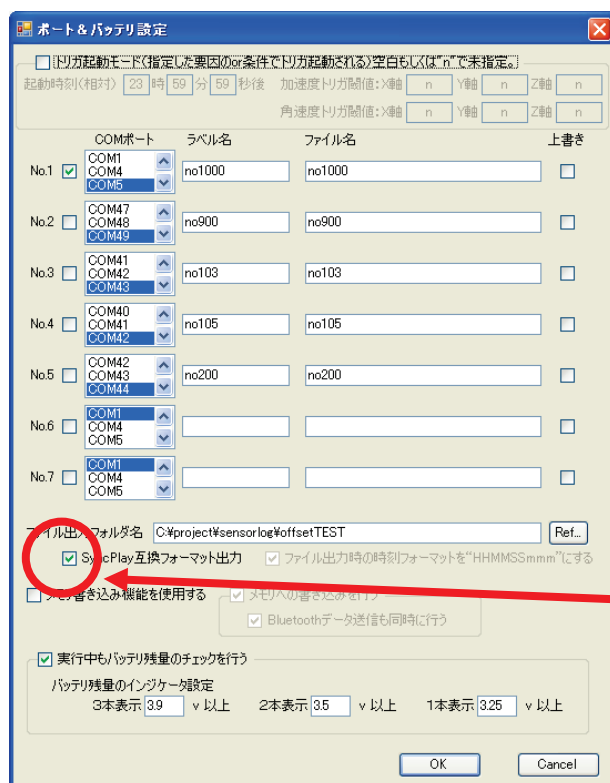

ここにチェックを入れてください。

AccelViewerHybrid ポートバッテリー設定画面

2. 「SyncPlay」使用時の注意

「SyncPlay」のセンサデータ読み込み時に、ヘッダー情報（SPH ファイル）を聞いてきます。取得されたデータにより、下記いずれかを選択してください。

使用コマンド	取得した内容	選択する SPH ファイル
agb	3 軸加速度と 3 軸角速度	sph¥forAccGyrData.sph
senb	3 軸加速度	sph¥AccData.sph
gyb	3 軸角速度	sph¥GyrData.sph

<本件についての問い合わせ先>

〒619-0288 京都府相楽郡精華町光台 2-2-2 ATR 内

株式会社ATR-Promotions

代表 0774-95-2410 FAX 0774-95-1191

担当 : 河野 (kono@atr-p.com)

0774-95-2631 (直通)