

センサデータには、時刻情報が含まれています。

「AccelViewerHybrid」で取得した場合、ファイル名に開始時刻記載されています。

「AccelLoggerCE」で取得した場合、フォルダ名に開始時刻が含まれています。


また、センサデータファイルに記載されている時刻を、経過時間から時分秒に変換することによっても時刻が得られます。

映像には時刻情報が含まれていないので、時刻を設定します。

File メニューの Movie Property より、下記画面を開き Register ボタンでビデオファイルを指定します。ビデオの開始時刻を Video Start Time に記載します。この際、センサの開始時刻を参考に、ビデオの開始時刻をセットしてください。(ビデオに PC の時刻を撮影する等を行うとあわせやすいかと思えます。)

フォーマットは、下記のとおりです。(HH 時、MM 分、SS 秒、mmm ミリ秒)

HH:MM:SS.mmm

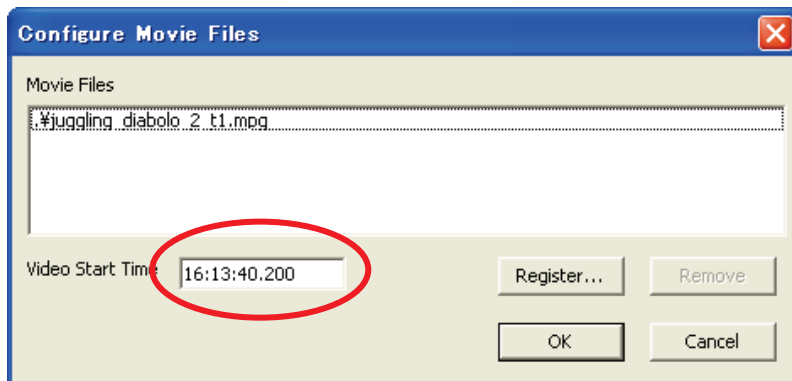

センサデータ毎にオフセットを設定することもできます。グラフが表示されているエリアで、右クリックし、下記画面にてオフセットを設定してください。

